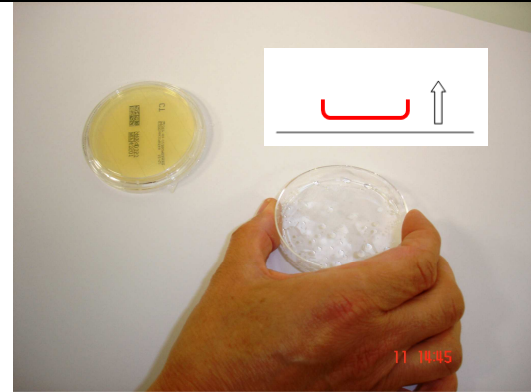

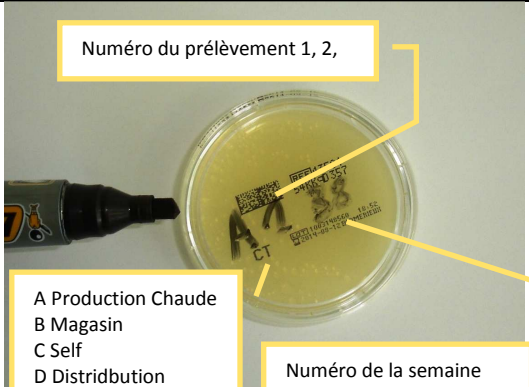


Quoi	- Prélèvements des mains ou des gants du personnel																																																																																																																																																																																
Pourquoi	- Objectifs : <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôle des pratiques 2. Pédagogique - Pour faire comprendre, accepté et respecter les règles d'hygiènes des mains tout au long du procès par tous les personnels de la fonction restauration																																																																																																																																																																																
Qui	- Personnes prélevées = tous les personnels de la fonction restauration - Personne préleveur = responsable de zone																																																																																																																																																																																
Où	- Dans toutes les zones (Production chaude, magasin, self, distribution) à raison de 3 prélèvements par zone																																																																																																																																																																																
Quand	- Toutes les semaines, dans les circonstances où le responsable de zone le juge nécessaire et utile pour des motifs de contrôle ou de pédagogie ; à compter du 7 juillet 2014																																																																																																																																																																																
Comment	<ul style="list-style-type: none"> - Matériel nécessaire : 1 gélose count-tact par prélèvement (15 par semaine, à venir chercher à l'EOHH, à conserver au frigo entre +4 et +8°C) - Mode opératoire <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1- Ouvrir la boîte count-tact et poser le couvercle de manière à ce que les bords ne touchent pas le support</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2- Appliquer la gélose sur la main/le gant et appuyer légèrement</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="8">PRELEVEMENTS MAINS PRODUCTION CH</th> </tr> <tr> <th>N° DU prélèvement</th> <th>N° DE SEMAINE</th> <th>DATE 00/00/00</th> <th>QUI nom de l'agent</th> <th>poste occupé</th> <th>QUAND heure</th> <th>OU lieu</th> <th>PAR QUI préleveur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A3</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A1</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;">  <p>3- Refermer la boîte et Remplir le bon avec les circonstances de prélèvement pour pouvoir rendre les résultats aux agents avec une remise en situation (Cf verso)</p> <p>4- Indiquer au marqueur le numéro de la zone, le numéro du prélèvement et le numéro de la semaine sur le fond (pas sur le couvercle)</p> <p>5- Et apporter les géloses count-tacts à l'unité d'hygiène avant 16H30</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Incubation à 37°C au moins 48 heures à l'unité d'hygiène - Les résultats seront rendus par l'unité d'hygiène semaine n+1 avec le code sous forme de nombre d'unité formant colonie ayant poussé sur 25cm² UFC/25 cm² + photo de la boîte - L'interprétation des résultats sera faite par les responsables de zone de la fonction restauration au vu des circonstances de prélèvement avec l'agent concerné 	PRELEVEMENTS MAINS PRODUCTION CH								N° DU prélèvement	N° DE SEMAINE	DATE 00/00/00	QUI nom de l'agent	poste occupé	QUAND heure	OU lieu	PAR QUI préleveur	A1	28							A2	28							A3	28							A1	29							A2	29							A3	29							A1	30							A2	30							A3	30							A1	31							A2	31							A3	31							A1	32							A2	32							A3	32							A1	33							A2	33							A3	33							A1	34							A2	34						
PRELEVEMENTS MAINS PRODUCTION CH																																																																																																																																																																																	
N° DU prélèvement	N° DE SEMAINE	DATE 00/00/00	QUI nom de l'agent	poste occupé	QUAND heure	OU lieu	PAR QUI préleveur																																																																																																																																																																										
A1	28																																																																																																																																																																																
A2	28																																																																																																																																																																																
A3	28																																																																																																																																																																																
A1	29																																																																																																																																																																																
A2	29																																																																																																																																																																																
A3	29																																																																																																																																																																																
A1	30																																																																																																																																																																																
A2	30																																																																																																																																																																																
A3	30																																																																																																																																																																																
A1	31																																																																																																																																																																																
A2	31																																																																																																																																																																																
A3	31																																																																																																																																																																																
A1	32																																																																																																																																																																																
A2	32																																																																																																																																																																																
A3	32																																																																																																																																																																																
A1	33																																																																																																																																																																																
A2	33																																																																																																																																																																																
A3	33																																																																																																																																																																																
A1	34																																																																																																																																																																																
A2	34																																																																																																																																																																																